

Empiria Studio v 3.0 ソフトウェア

インストールガイド

20231226



はじめに

このたびは、次世代画像解析ソフトウェア Empiria Studio®をご購入いただきありがとうございます。本ガイドでは、Empiria Studio® ソフトウェアのライセンスアクチベーションとインストールの方法についてご説明いたします。

インストールを開始されるにあたり、下記の点にご注意いただけますようお願いいたします。

- 本製品のライセンスは電子ライセンスによって認識・管理されます。
- 電子ライセンスでは、インターネット接続によりライセンス認証を行います。
- 1つのライセンスキーで登録できる電子メールアドレス、使用できるPCは1つのみになります。

1. インストールの準備

下記のものが揃っていることを確認してください。

- Empiria Studio® ソフトウェア ライセンスカード
- インストールするコンピューター（インターネット接続が必要です）

2. 動作条件の確認

インストールされるPCが下記の推奨動作条件を満たすことをご確認ください。

<Windows®>

- オペレーティングシステム：Windows® 10、Windows® 11（日本語OS可、64-bit版）
※ 32 bit OS はご使用いただけません。
- メモリ容量：8 GB 以上
- ハードディスク容量：1 TB
- CPU：Core® i5 プロセッサ相当以上
- ディスプレイ解像度：1320 x 800 pixel 以上（1920 x 1080 pixel 以上推奨）
- グラフィックメモリー推奨

<Mac®>

- オペレーティングシステム：Monterey、Ventura
- メモリ容量：8 GB 以上
- ハードディスク容量：1 TB
- CPU：Intel プロセッサあるいはM1 プロセッサ
- ディスプレイ解像度：1320 x 800 pixel 以上（1920 x 1080 pixel 以上推奨）
- グラフィックメモリー推奨

3. アカウントの作成

最初に LI-COR 社のホームページでアカウントを作成します。作業の途中でパスワードを設定する場面がありますのでお手元にメモをご用意ください。


※ この手順は Empiria Studio® をインストールする PC 以外で実施することも可能です。

3-1. <https://www.licor.com/shop/software/es/register/> にアクセスしてください。


3-2. 下記の画面が表示されるので **Sign Up** のところに必要事項を記入して **Continue** ボタンを押してください。パスワードは後で使いますのでお手元に記録しておいてください。

3-3. 登録画面が表示されます。項目をすべて記入して **Complete Registration** ボタンを押してください。

3-4. 下記の画面が表示されます。

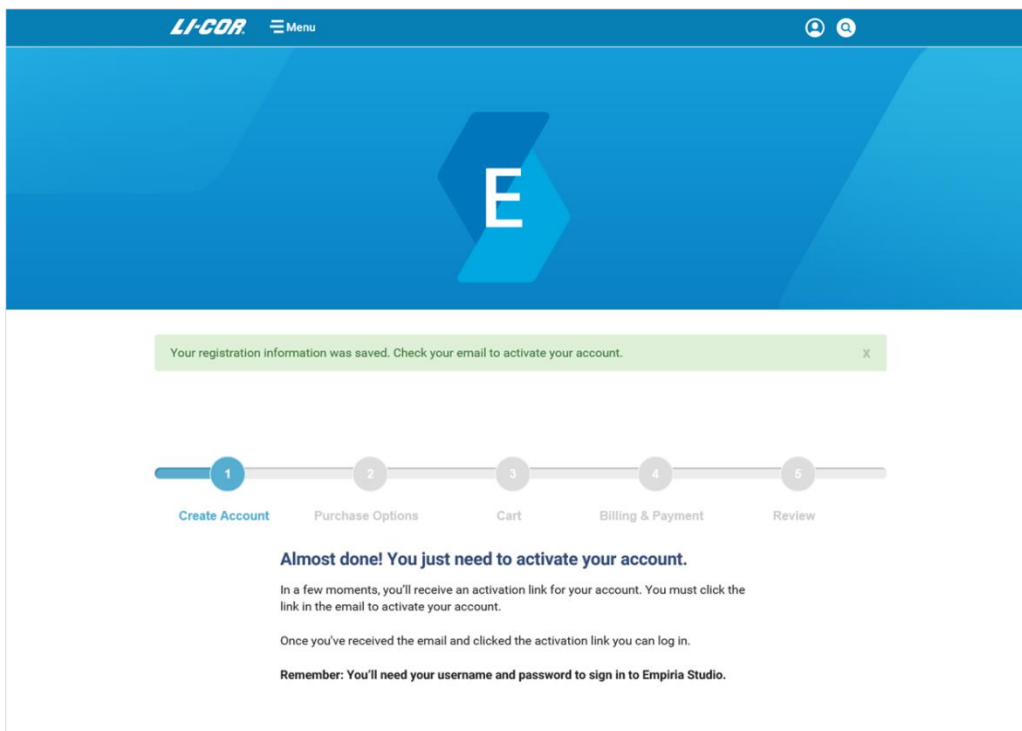

3-5. 登録したメールアドレスにLI-COR 社からメッセージが届きます。メール本文の青色のところをクリックしてください。

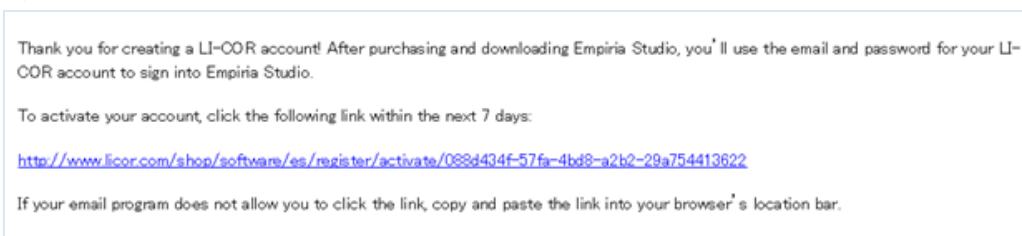


4. Registration code (ライセンスキー) のアクチベーション


ライセンスカードに書かれた「Registration Code」のアクチベーションを行います。

※ この手順は Empiria Studio® をインストールする PC 以外で実施することも可能です。

- 4-1. <https://www.licor.com/shop/customer/login/?next=/shop/software/es/tc/register/9141-500E/> にアクセスしてください。
- 4-2. 下記の画面が表示されます。3. で登録したメールアドレスとパスワードを記入して、**Log In** ボタンを押します。

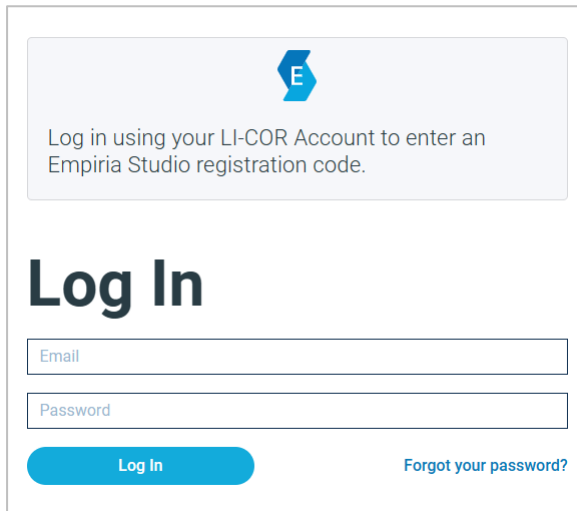

- 4-3. ライセンスカードに書かれた「Registration Code」を入力し、**Activate** ボタンを押してください。これで「Registration Code」のアクチベーションが完了です。

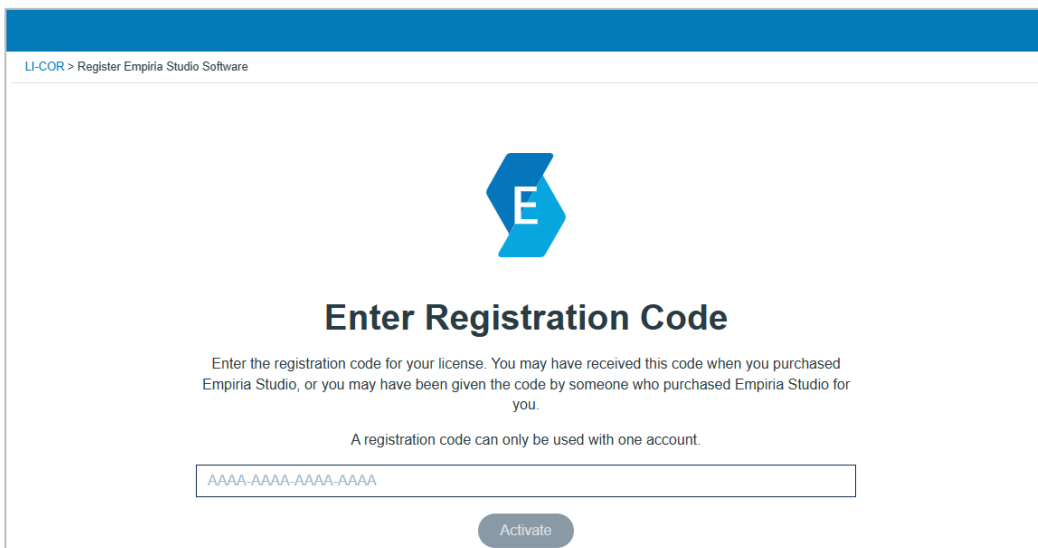

5. インストール

Empiria Studio®ソフトウェアのインストーラーをダウンロードし、インストールを行います。

※ この手順はEmpiria Studio®をインストールするPCでのみ実施可能です。

5-1. 「Registration Code」のアクチベーション完了後、下記の画面が自動で立ち上がります。

Windowsの場合は [Empiria Studio for Windows](#) ボタン、Mac (Intel)の場合は [Empiria Studio for Mac \(Intel\)](#) ボタン、Mac (M1)の場合は [Empiria Studio for Mac \(M1\)](#) を押してください。

※ Empiria Studio®をインストールするPC以外で、アカウント作成や「Registration code」のアクチベーションを行った場合は、<https://www.licor.com/bio/empiria-studio/download-empiria> にアクセスし、ソフトウェアのインストーラーをダウンロードしてください。

Empiria Studio® Software

Overview Analysis Best Practices Resources Purchase Register Free Trial

Download Empiria Studio® Software

Version 2.3

Your journey to reliable analysis of multiwell plate assays, Quantitative Western blots, Qualitative Western blots, protein gels, nucleic acid gels, and slides - all in one software package - begins now.

When you first start Empiria Studio you will be asked to register the software using your LI-COR account. You can [create an account now](#) if you have not already created one.


Data Folders from Empiria Studio 2.3 are not compatible with earlier versions of Empiria Studio. Once you have opened a Data Folder in Empiria Studio 2.3, you will not be able to open that same Data Folder in an earlier version of Empiria Studio. See [What's New](#) page for more information.

Installing Empiria Studio 2.3 will overwrite any existing Empiria Studio installation. Once you have opened a Data Folder in Empiria Studio 2.3, you will not be able to open that same Data Folder in an earlier version of Empiria Studio. See [Upgrading to Empiria Studio 2.3](#) for more information.

[Empiria Studio for Windows](#) [Empiria Studio for Mac \(Intel\)](#)


[Empiria Studio for Mac \(M1\)](#)

- 5-2. 下記の画面が表示されたら、**ダウンロード**ボタンを押してインストーラーをダウンロードしてください。ダウンロードが終了したら、画面右上に表示される**ファイルを開く**を押します。

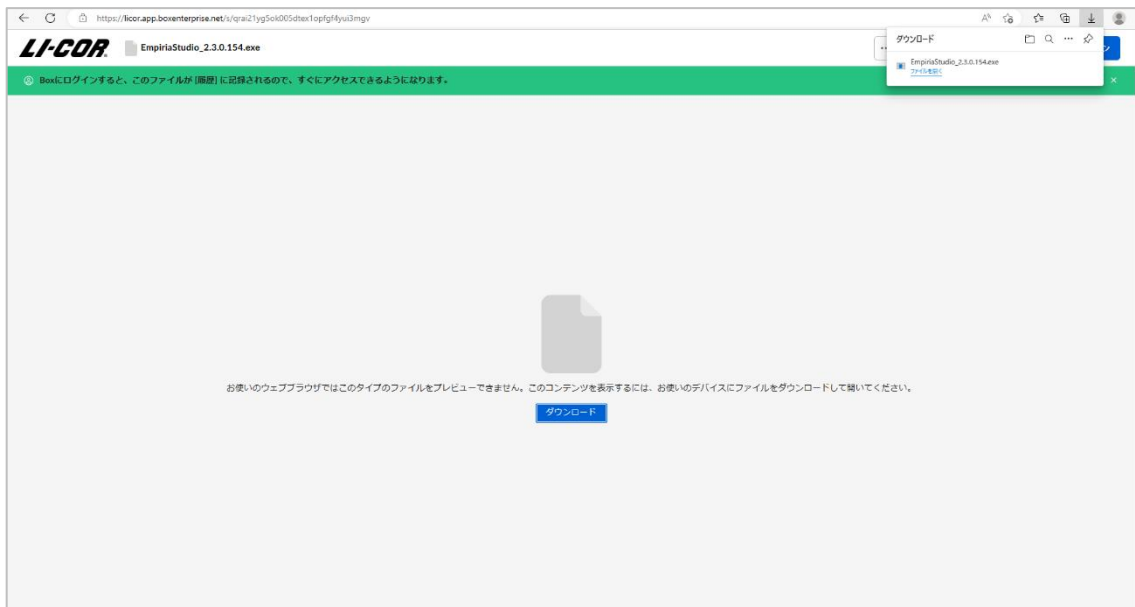


- 5-3. ユーザーアカウント制御画面が表示されたら「はい」を選択してください。


- 5-4. 下記の画面が表示されたら **Next** ボタンを押してください。

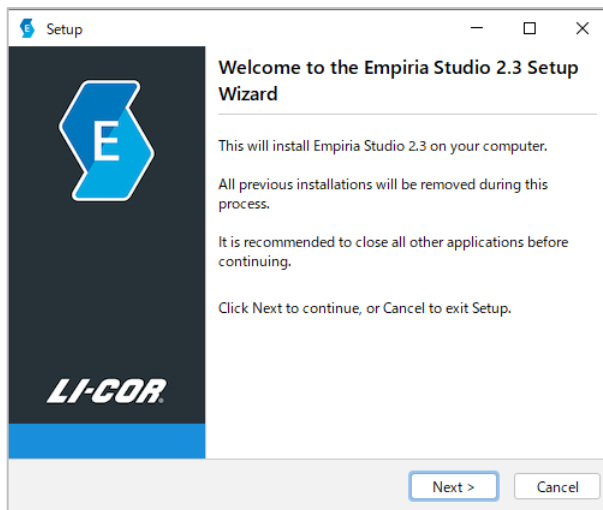


- 5-5. ライセンス同意書が表示されます。内容に同意いただけましたら **I accept the agreement** にチェックを入れてつけて **Next** ボタンを押してください。

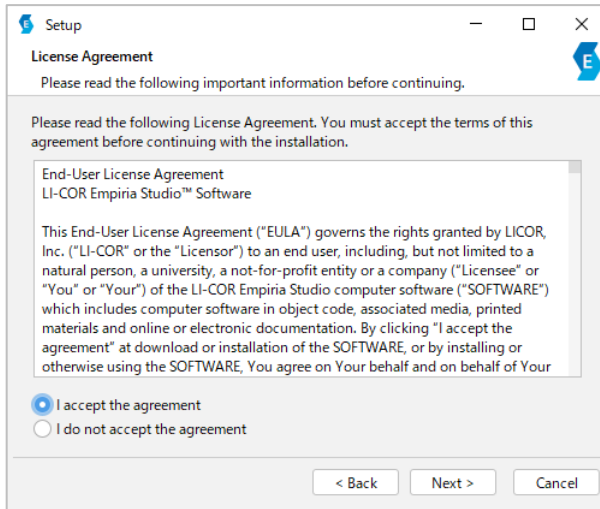


- 5-6. インストール先フォルダを指定し **Next** ボタンを押してください。インストールが開始します。

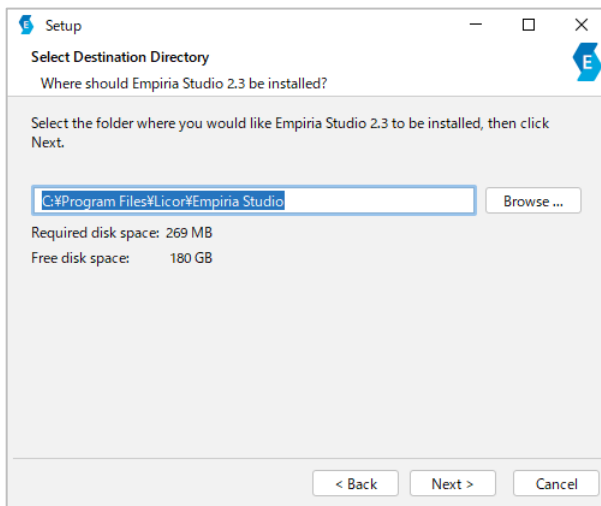


- 5-7. **Run Empiria Studio 2.3** にチェックを入れて **Finish** ボタンを押します。

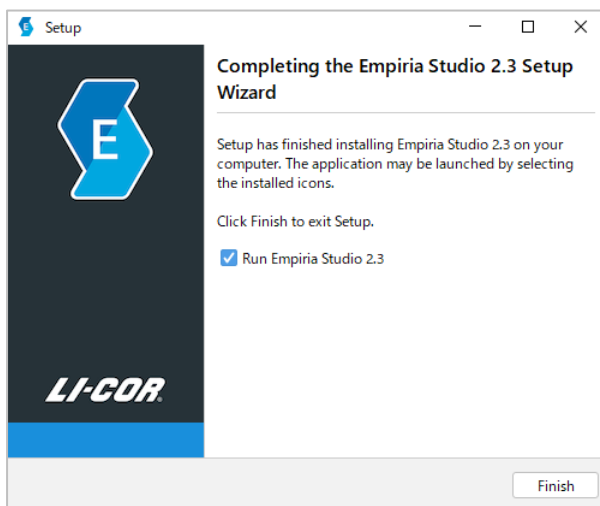

- 5-8. Empiria Studio®が自動で立ち上がり、下記の画面が表示されます。パソコンがインターネットに接続されていることを確認し、3.で登録したメールアドレスとパスワードを入力し、**Register** ボタンを押して、ライセンス認証を行ってください。

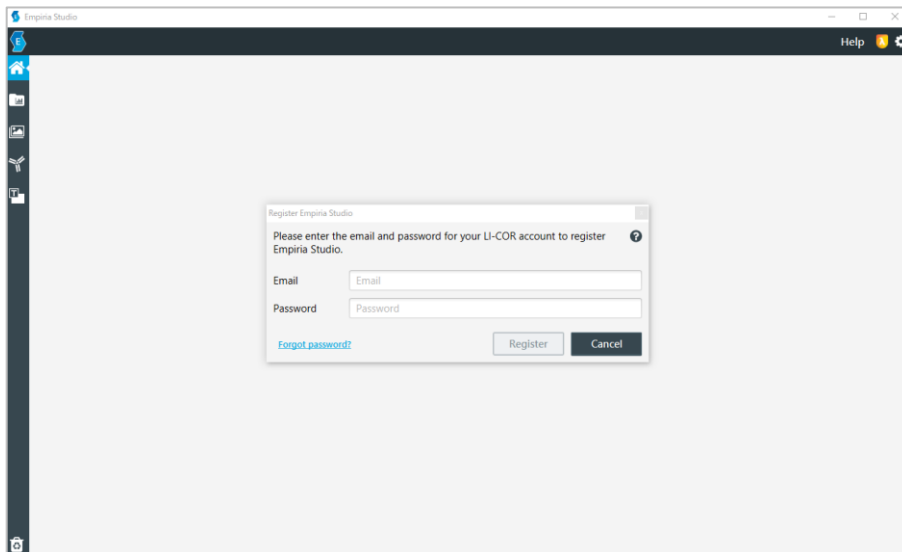

- 5-9. 次に Data Folder Location 画面が表示されます。ここでは、定量解析データの保存先を指定します。

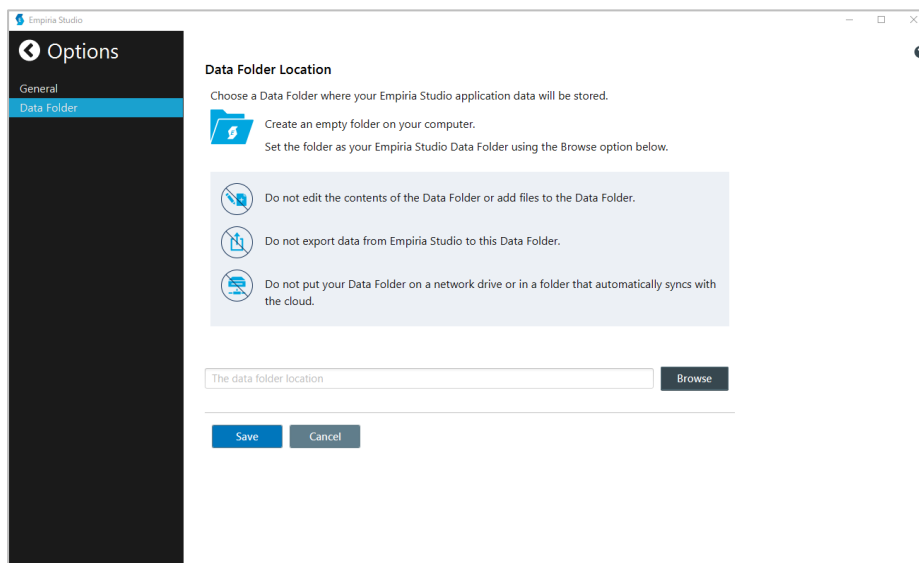

- 5-10. マイドキュメント (OS (C:) > ユーザー > ユーザー名 > ドキュメント) 下に、Empiria Studio®用のフォルダを作成します。


※ Empiria Studio®用のフォルダ作成先はネットワークドライブやクラウドは避けてください。

- 5-11. Empiria Studio®画面上の **Browse** ボタンを押し、5-10.で作成したフォルダを指定します。

- 5-12. 次に**フォルダの選択**ボタンを押します。

- 5-13. 最後に **Save** ボタンを押します。

5-14. 下記のホーム画面が表示されれば、使用できる状態となります。

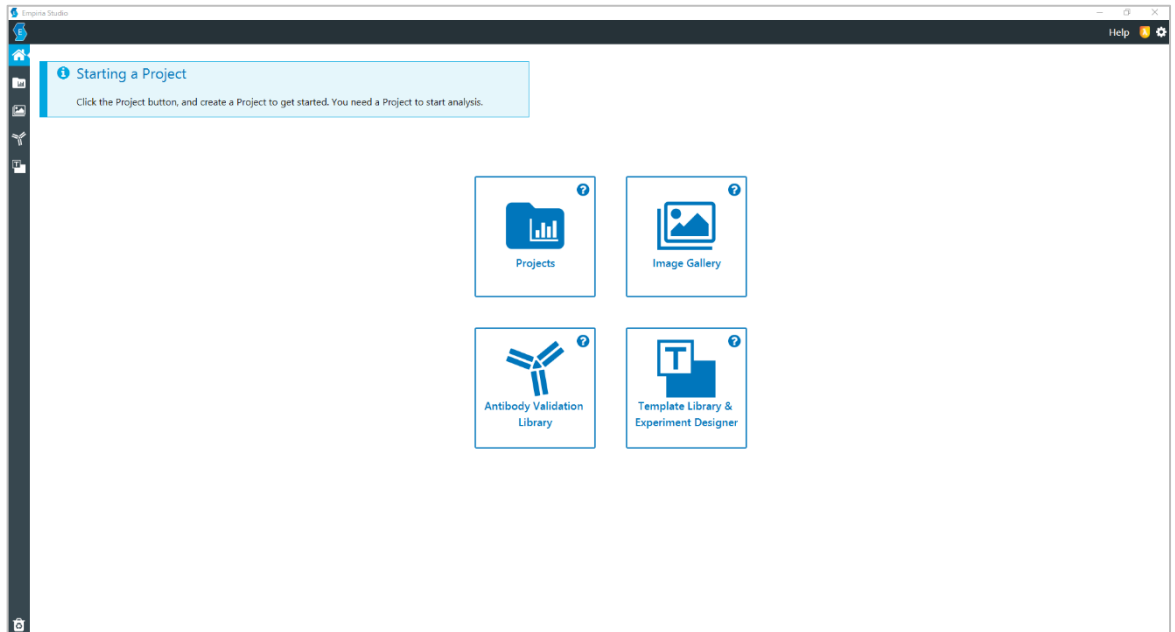

輸入元



本社 〒135-0014 東京都江東区石島2-14 Imas Riverside 4F
Tel. (03)6458-6696 Fax. (03)6458-6697
西日本営業所 〒532-0003 大阪市淀川区宮原5-1-3 NLC新大阪アースビル403
Tel. (06)6394-1300 Fax. (06)6394-8851

Web Site : www.scrum-net.co.jp